

1



0-100 mg/L


0-300 mg/L

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die Gefahrenkennzeichnung dieses Test-Kits. Die Reagenzien dieses Testkits können bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Lesen Sie bitte aufmerksam die Anweisungen vor der Nutzung. Test-Kit von Kindern fernhalten. Kühl und trocken aufbewahren. Bitte nicht mit Lebensmittel oder Tiernahrung lagern. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt. Nach jedem Test, waschen Sie sich bitte sorgfältig die Hände. Sollten die Reagenzien eingenommen worden sein, bitte viel Wasser trinken und sofort einen Arzt aufsuchen.


Beachten Sie die Angaben der Sicherheitsdatenblätter und verwahren Sie sie auf.

PHENOLPHTHALEIN
ALKALINITÄT 2P

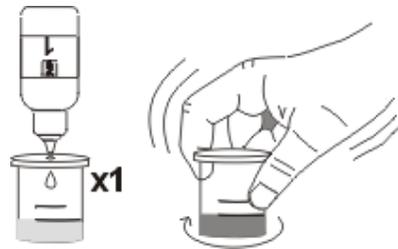


1 TROPFEN PHENOLPHTHALEIN-INDIKATOR

GESAMT-
ALKALINITÄT 2G

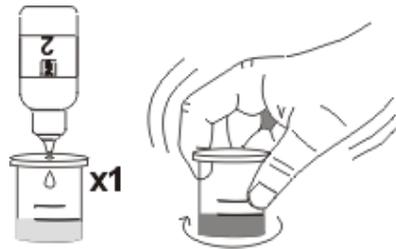

1 TROPFEN BROMPHENOLBLAU INDIKATOR

3

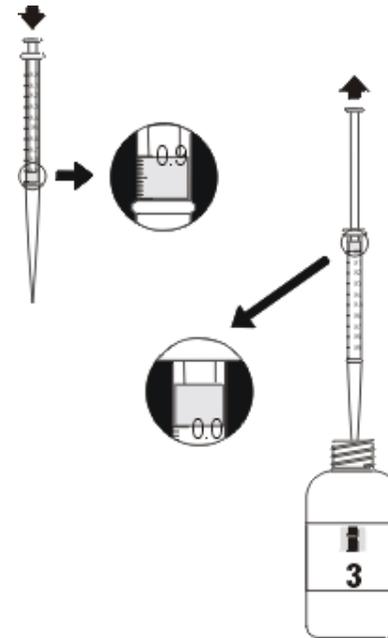

AUFZIEHEN DES HI 3811-0 REAGENZES IN DIE PIPETTENSPIITZE


5 ml Probe

4



x 300 =
mg/L CaCO₃

15 ml Probe

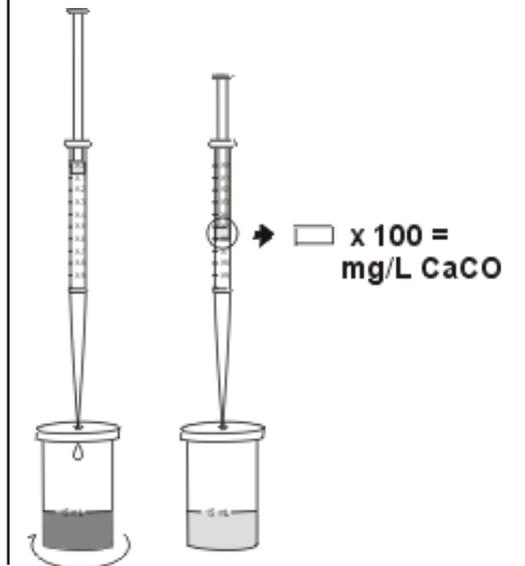

x 100 =
mg/L CaCO